


## SX300/500/700 系列高压灭菌锅使用说明





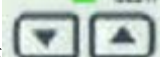
### 操作程序：

1. 插上电源，打开电源开关。
2. 确认“低水位”显示灯为熄灭状态，否则应补水（加水请用自来水）至合适位置，一般以没过隔板为宜。



3. 打开灭菌器盖（脚踏盖锁解除踏板，向下按灭菌盖的把手轻轻上提）→放入待灭菌物→按下“灭菌”键，选定灭菌运行→按“温度”、“时间”（一般为 121℃，20min）、“排气量”、“冷却风扇”键→设定各相应参数。
4. 确认“盖”显示灯、“回收瓶”显示灯（回收瓶的水位应在最低水位和最高水位之间）、“低水位”显示灯  为熄灭状态，否则不能运行。应盖好灭菌器盖，安装好回收瓶。然后按下“START”键运行。

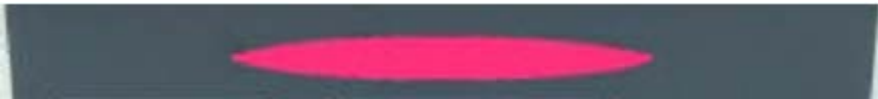
5. 保温时间设定：运行中  灭灯时（盖盖后未按“START”键前），持续按功能键 ，2 秒后，“温度”显示部位闪亮为[F01]，按“START”键，“时间”显示部位闪亮，按时间设定键，显示所希望的保温时间，按“START”键，确定保温时间。
6. 运行结束后，按“STOP”键。灭菌室内温度达到灭菌器盖安全连锁装置解除温度时，“结束”显示灯闪亮，仅当压力表指示为“0MPa”时，方可打开灭菌器盖。
7. 打开灭菌器盖→取出物品→关闭灭菌器盖→切断电源。

8. 此仪器并备有冷却装置，按冷却扇键  打开风扇，按上下键  以调节风速。灭菌降温降压时使用。

附图 1：控制面板



附图 2：操作模式图解

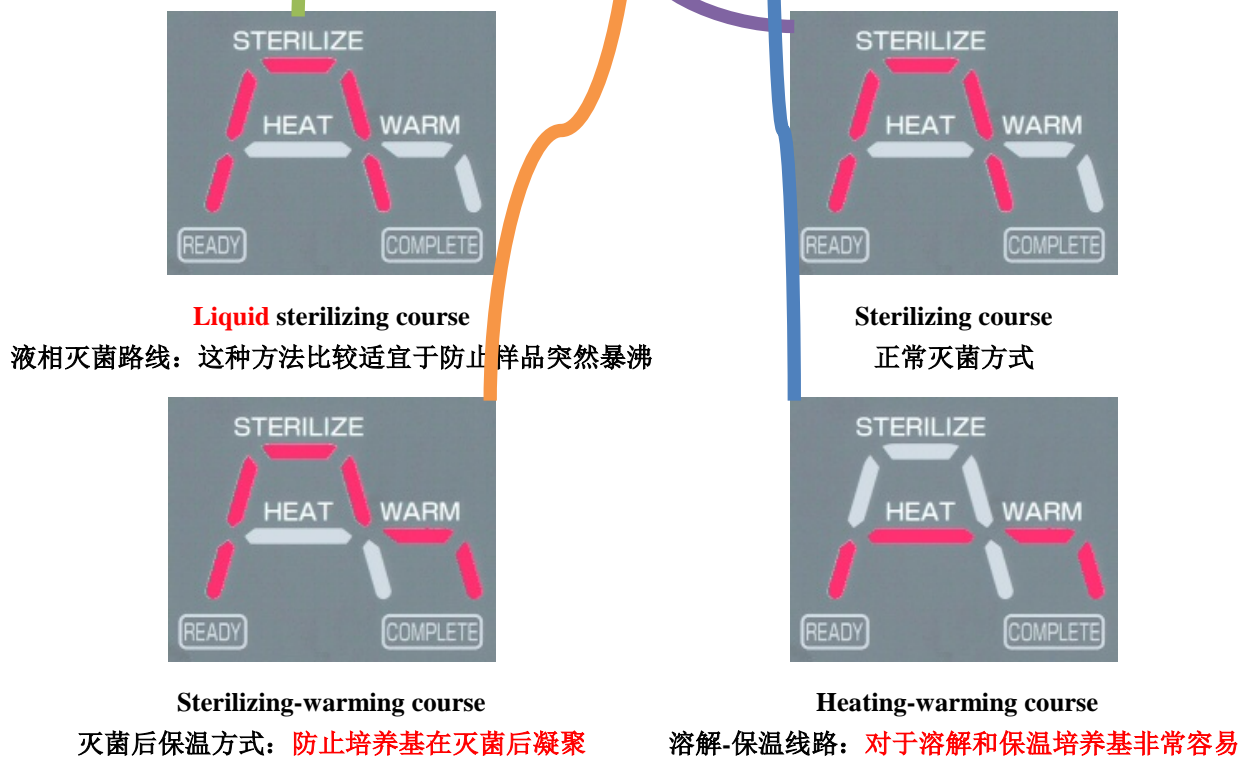

注意事项：

1. 开始运行前，确认低水位显示灯、盖显示灯、回收瓶显示灯为熄灭状态。

2. 确保所灭物品封扎好，三角瓶等容器的装量一般不要超过三分之二。
3. 运行中请勿靠近灭菌锅，以免烫伤。另外，不应堵住安全阀的周围
4. 确认压力表指示为“0MPa”时，再打开灭菌锅。
5. 灭菌后的培养基应及时拿出，切忌将培养基封闭在锅内过夜。
6. 建议当灭菌室内的温度降至 60℃，运行中显示灯灭后再打开灭菌器盖。
7. 灭菌室内和灭菌用水变得不清洁时，应清洗。